

防晒系数测量仪

SPF-290S操作与安全预防措施

SPF-290S操作与安全预防措施

在使用该仪器时，请遵守以下预防措施，以优化系统性能，降低人身伤害和财产损失的可能。

- 分析仪必须接地

确保系统正确接地。强烈建议系统的每个部分都要接地

- 当氙灯亮时不要直视它

氙灯产生的紫外线辐射会损害眼睛

- 不要试图拆卸分析仪

除了灯泡，分析仪里面没有客户自己能操作的部分。随意拆卸分析仪会使用户暴露在危险高压下，并改变光学或者机械光路，且不在保修范围内

- 仪器在初始化之前预热15-20分钟

灯泡和系统里的其他元件性能都在短时间预热后得到优化。

- 请确保灯顶部的冷却风扇和灯电源都在运行。

任何一个风扇不起作用，都要立即关闭电源开关。

- 在通风良好处使用SPF-290S

UV灯会产生少量的臭氧。

注意：COM1是SPF-290S的默认通信端口。如果COM1口安装到计算机的另一个单元，请参阅硬件安装中选择软件的COM端口。

(唯一的)问答 ID: #1038

作者: RAYSCI

更新时间：2017-11-22 11:19